

PIKAOPAS

DIGITAALINEN USB-MIKROSKOOPPI WI-FI-YHTEYDELLÄ

Mikroskooppi voidaan yhdistää ulkona puhelimeesi Wi-fi-yhteyden avulla.


Vaihe 1:

Lataa Max-see-sovellus maksutta Google Play- tai App Store -palvelusta.




Vaihe 2:

Käynnistä mikroskooppi painamalla virtapainiketta pitkään.

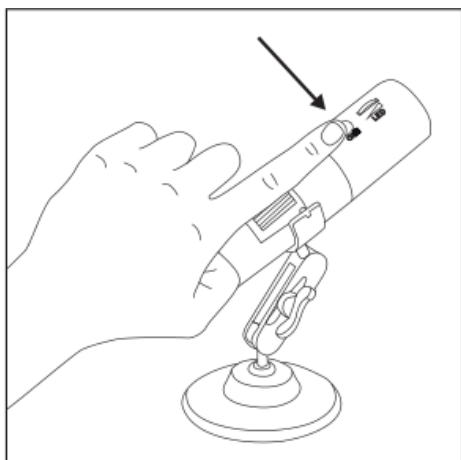

Vaihe 3:

Yhdistä puhelimesi Wi-fi-verkkoon. Vinkki: Jos puhelin ei ole yhteydessä Internetiin, mikroskooppia voidaan silti käyttää sovelluksen avulla. Toiminnot ovat käytettävissä myös ilman Internet-yhteyttä.

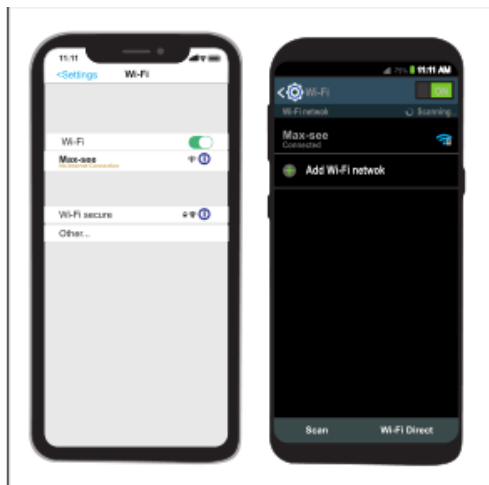

Vaihe 4:

Kuva välitetään sovelluksen avulla. Voit tarkentaa kääntämällä nuppia.

Vinkkejä: Käännä nuppia hitaasti, kun tarkennat.



Mikroskooppi voidaan yhdistää sisätiloissa Windows-käyttöjärjestelmällä varustettuun tietokoneeseen USB-johdolla.


Vaihe 1:

Lataa ohjelmisto osoitteesta www.inskam.com/download/camera.zip




Vaihe 2:

Käynnistä mikroskoopi painamalla virtapainiketta pitkään.

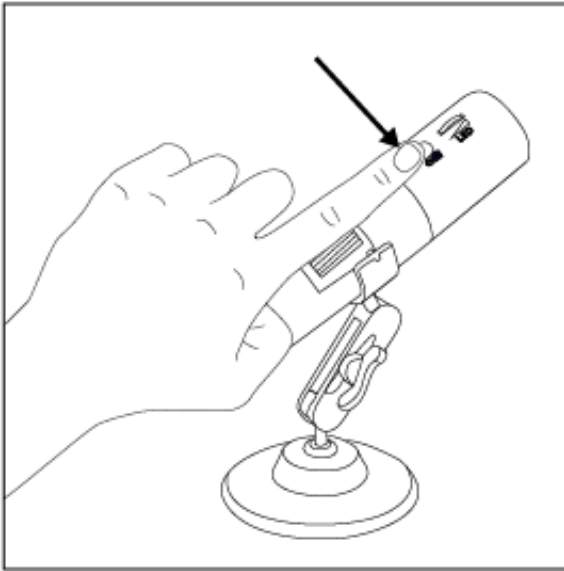


Vaihe 3:

Yhdistä mikroskoopi tietokoneeseen USB-johdolla. Käynnistä Smart Camera -ohjelmisto.

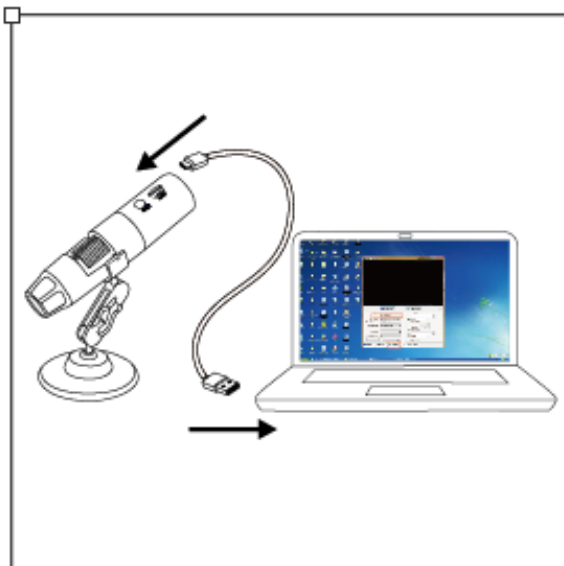

Vaihe 4:


Valitse asetuksissa GENERAL-UVC # 2 -kamera. Mikroskooppi on nyt käyttövalmis.

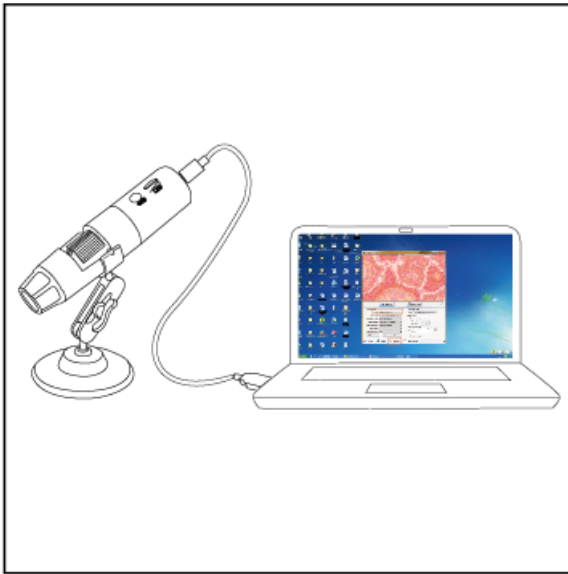

Mikroskooppi voidaan yhdistää sisätiloissa Mac-tietokoneeseen USB-johdolla.


Vaihe 1:

Paikanna Finder-ikkunan Sovellukset-hakemistosta Photo Booth -sovellus.

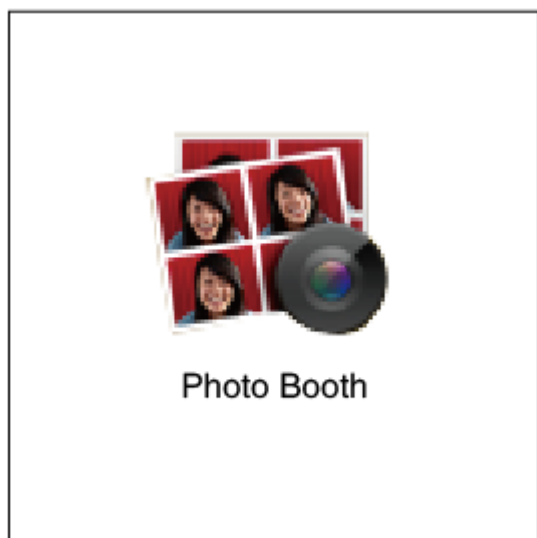


Vaihe 2:

Käynnistä mikroskooppi painamalla virtapainiketta pitkään.

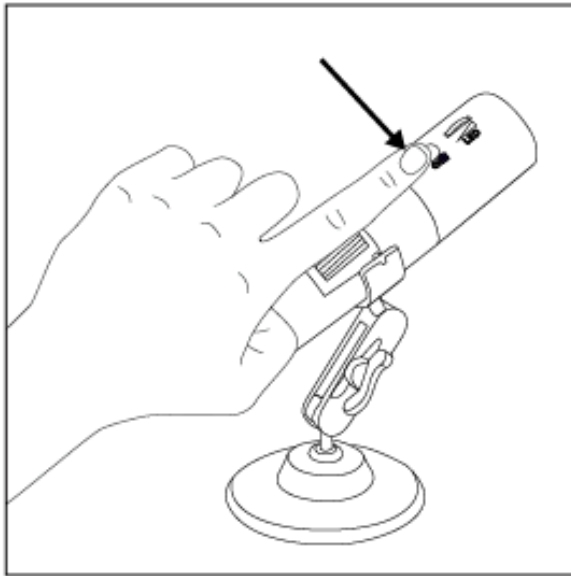

Vaihe 3:

Yhdistä mikroskooppi tietokoneeseen USB-johdolla. Käynnistä Photo Booth -ohjelmisto.

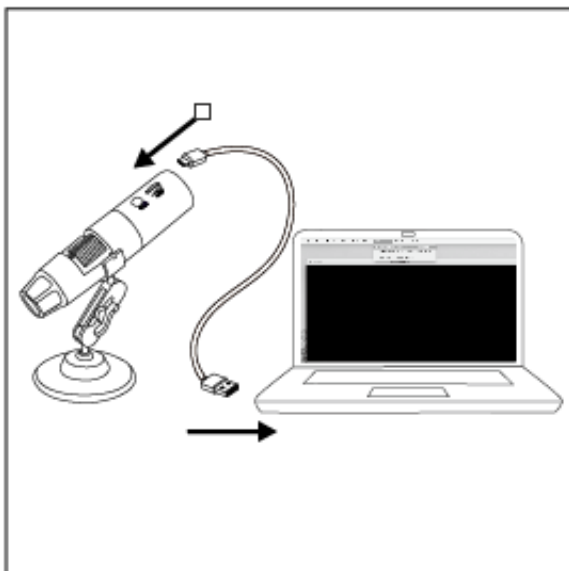

Vaihe 4:

Valitse Photo Booth -ohjelmistossa GENERAL-UVC # . Mikroskooppi on nyt käyttövalmis.

